

环境类样品

微波消解（使用 EPA 3052）

仪器设备

铂金埃尔默 Titan MPS

75 mL 标准消解罐

试剂

HNO₃ (70%) 9.0 mL

HF (30%) 3.0 mL

步骤

在消解罐中称取 250 mg 样品，加入 9.0 mL HNO_3 和 3.0 mL HF 。至少冷消 20 分钟。消解罐盖盖，并按照以下程序进行微波消解。

升温程序

步骤	目标 温度 [°C]	最大 压力 [bar]	升温 时间 [min]	保持 时间 [min]	功率 [%]*
1	180	30	5	10	90
2	50	30	1	10	0
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

注：等到消解罐温度降至室温后（大约 20min）再进行操作，以避免起泡和飞溅。
穿戴好手、眼、身体保护装置，在通风橱中打开消解罐因为在消解过程中会产生大量的气体。

建议加入饱和 H_3BO_3 溶液络合过量的 HF ，以避免损坏分析过程中使用的玻璃器皿（请参阅“ HF 的络合”应用内容）。

结果

澄清溶液。如果溶液出现浑浊，在按照 EPA 3052 导则进行分析前先进行离心或过滤。

小结

使用珀金埃尔默 Titan MPS 在酸性溶液中可以萃取含硅或植物样品。

注：该应用程序仅供参考，在实际消解中应根据具体样品对程序进行优化。

* 该应用程序设计为消解 16 个样品。当消解样品数低于 16 个时，每减少一个样品，程序每一步的功率降低 10%，但无论实际的样品消解数量是多少，功率都不得低于 40%。

笔记

[illegible]