

环境类样品

微波消解石灰石

仪器设备

珀金埃尔默 Titan MPS

100 mL 高压消解罐

试剂

HCl (37%) 6.0 mL

HF (49%) 1.0 mL

步骤

在消解罐中称取 150 mg 样品，加入 6.0 mL HCl 和 1.0 mL HF。小心摇动混合物，或者是用一个干净的 PTFE 或玻璃棒搅拌均匀。在消解罐盖盖前至少等待 10 分钟，然后按照以下程序在微波消解系统中加热。

升温程序

步骤	目标温度 [°C]	最大压力 [bar]	升温时间 [min]	保持时间 [min]	功率 [%]*
1	220	80	10	20	90
2	50	80	1	10	0
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

注：等到消解罐温度降至室温后（大约 20min）再进行操作，以避免起泡和飞溅。穿戴好手、眼、身体保护装置，在通风橱中小心打开消解罐因为在消解过程中会产生大量的气体。

可能会生成 CaF_2 白色沉淀，加入饱和 H_3BO_3 溶解沉淀（请参阅“HF 的络合”应用内容）。

结果

澄清溶液。

小结

使用珀金埃尔默 Titan MPS 在酸性溶液中可以消解石灰石。

* 该应用程序设计为消解 8 个样品。每增加或减少一个样品，功率相应的增加或降低 10%。但无论实际的样品消解数量是多少，功率都不得低于 40%。

笔记
