

# DataShare Elite 软件



**集中控制软件程序**  
——支持数据可靠性合规并提高效率



**在全球任意位置  
审查和管理Sievers  
总有机碳TOC和电导率数据**



## DataShare Elite: 翘首以待的 Sievers 软件程序!

**DataShare Elite** 软件能实现数据的集中管理，提供合规性与高效性，并满足数据可靠性要求。

数据可靠性是制药行业的一项关键要求，因此对于新软件而言，集中方便地管理电子数据和元数据是必须的。工厂不仅必须确保数据可靠性合规，及其在病人安全中发挥的作用，还必须努力提高效率 and 生产力，以紧跟当今生产需求。具有审查实时数据和分析趋势的能力，可简化流程，通过安全加密的数据传输方式更快放行检测结果。使用准确且可自定义的签名对记录进行数字签发，意味着更快的记录审查。

## 简化数据存储

对于生命科学行业的用户而言，使用DataShare Elite软件能集中管理Sievers分析仪的所有总有机碳（TOC）和电导率数据——无论数据来自于同一地点或全球任何地点的多台仪器。直观的软件能使用户对工艺流程做出更快、更明智的可行决策，同时满足当今的数据可靠性和数据安全要求。

Sievers DataShare Elite软件符合21 CFR PART 11的合规性，遵循ALCOA+原则，确保您保持数据可靠性。无论在实验室还是远程地点，使用DataShare Elite软件可随时访问数据，审核并以电子方式签发报告。

- 将数据存储于安全的地点，便于审计访问。
- 可远程跟踪每台TOC分析仪的工作情况。
- 使用活动目录（Active Directory, AD）进行登录、审核和电子签名。
- 实现完整的21 CFR Part 11和数据可靠性合规。

## 适用的Sievers分析仪

DataShare Elite兼容所有生命科学应用的Sievers TOC分析仪（包括旧型号），以减轻维护多个软件或旧版Windows安装的需要。

- Sievers M9/M9e TOC分析仪及配套的DataPro2软件
- Sievers M500 TOC分析仪
- Sievers 900 TOC分析仪及配套的DataPro900软件
- Sievers 500 RL TOC分析仪
- Sievers CheckPoint（文件仅能导出为.csv格式）

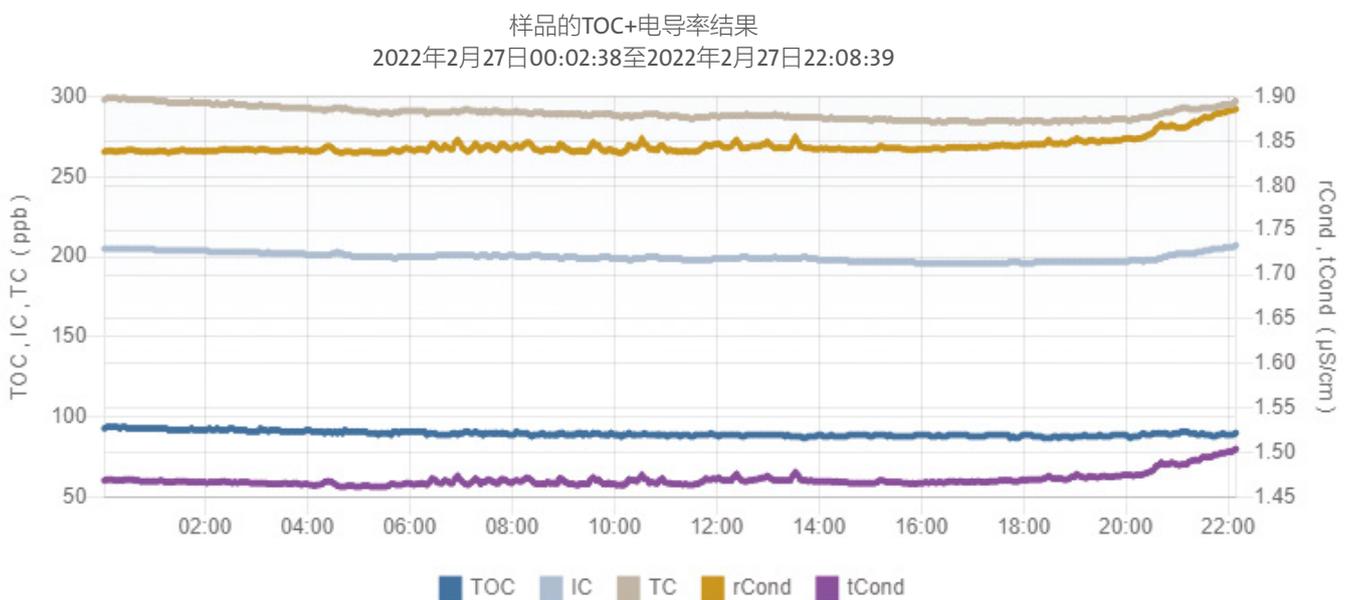


图1: DataShare Elite可用于远程跟踪工艺表现。

## 数据可靠性

Sievers DataShare Elite软件采用行业领先的综合数据管理工具来确保数据安全。软件完全符合21 CFR PART 11及全球法规要求。

DataShare Elite提供可高度定制的企业解决方案，符合ALCOA+数据可靠性合规和cGMP指南要求，采用新型数据传输、数据安全和数据管理功能。

### 数据传输

- 通过安全网络远程连接或导入数据

### 数据安全

- 可自定义的密码保护
- 采用唯一用户ID
- 数据加密
- 电子签名
- 轻松导入和审查审计追踪
- 可自定义的访问、角色和权限

### 基于网络的数据管理

- 封闭式系统架构
- 兼容活动目录（AD）
- 与本地服务器或现有企业版微软SQL服务器一起使用
- 可自定义的数据传输和导出

## 增强的数据功能

### 远程数据管理

- 能远程审查仪器数据并进行电子签发：
  - 校准
  - 确效和系统适用性测试
  - 验证
  - 电导率（如适用）
  - 样品的TOC结果
  - 审计追踪
- 轻松搜索、筛选、解析数据并保存协议结果
- 管理和传输生产过程中的数据并返回，以更快放行水系统
- 管理实时数据并在发生事件时进行审计追踪

### 数据可视化

- 定性和定量数据
- 具有图形化和导出功能

### 安全数据集成

- 轻松集成到LIMS和MES系统中



## 可选配置

- 单机版：用于单台计算机访问仪器，最多包括5台仪器。使用微软Express SQL服务器。用户可购买和增加额外仪器，总计最多15台。
- 企业版：使用现有的SQL 2019企业版，远程访问仪器。最多包括10台仪器。用户可购买和增加额外仪器，总计最多50台。



## 系统要求和建议 (基于Windows 10)

|        | 最低要求   | 建议                    |
|--------|--|-----------------------|
| RAM    | 4 GB   | 随着数据库增大需要增加RAM以获得最佳性能 |
| CPU速度  | 1.4 GHz  | 2.0 GHz               |
| 可用硬盘空间 | 单机版: 12 GB (DataShare Elite和SQL服务器Express占用2 GB, SQL服务器Express数据库占用10 GB)<br>仅客户端: 2 GB<br>企业版服务器: 8 GB (所有功能)<br>+ 数据存储空间 |                       |
| 屏幕分辨率  | 1024 x 768   | 1920 x 1080           |
| 打印机    | 可选   |                       |



此处信息如有更改，恕不另行通知，仅供一般指导之用。系统、产品和服务的尺寸和性能可能会有所不同。图片仅供参考，非按比例绘制。所有法律义务仅在合同文件中规定。此处包含的任何内容均不构成陈述、保证或承诺。

中国

上海浦东张江高科技园区  
张东路1761号创企天地5-6号楼

热线: 400 887 8280

邮箱: sievers.china@veolia.com

网址: cn.sieversinstruments.com



请访问我们的网站: [cn.sieversinstruments.com](http://cn.sieversinstruments.com), 点击“索取信息与询价”寻找附近的经销商或销售代表。

300 00371 CS Rev. A

# Resourcing the world



Sievers分析仪  
官方微信

**Veolia Water Technologies**  
请访问以下网址与我们联系：  
[www.veoliawatertechnologies.com](http://www.veoliawatertechnologies.com)